

CAT#: GZ040301



蛋白酶抑制剂 cocktail (100x) (细胞/组织)

使用手册 V2.0

北生京泽（启东）生物科技有限公司
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号
网址：www.bsgeneze.com；电话：40001-59600

产品及特点

本蛋白酶抑制剂 cocktail 包含 6 种组分，可用于动物细胞裂解物或组织提取物以提高蛋白质的稳定性。该 cocktail 起到抑制蛋白酶的作用，这种蛋白酶会降解非磷酸化或磷酸化蛋白质底物。该蛋白酶抑制剂 cocktail 作为 DMSO 即用溶液提供。

| 组成 | 抑制靶蛋白酶 |
|-------------|---------------|
| AEBSF.HCl | 丝氨酸蛋白酶 |
| Bestatin | 氨肽酶 B；亮氨酸氨基肽酶 |
| E-64 | 半胱氨酸蛋白酶 |
| Leupeptin | 丝氨酸蛋白酶 |
| Pepstatin A | 天冬氨酸蛋白酶 |
| Aprotinin | 丝氨酸蛋白酶 |

成分规格

| 产品名称 | GZ040301 |
|-----------------------------------|----------|
| 蛋白酶抑制剂 cocktail (100×) (细胞/组织) | 1 mL |

保存及运输

-20℃保存，一年有效，即用更佳。

使用方法

1. 使用前将本品从冷冻室取出，恢复至室温，融化并混匀。
2. 每毫升细胞或组织裂解液等溶液中加入本品 10μl（即稀释 100×），即用即加，可获得最佳的抑制效果。

关联产品

| 产品编号 | 产品名称 |
|----------|-----------------------------|
| GZ040303 | 蛋白酶抑制剂 cocktail(100x)(植物样品) |
| GZ040401 | 磷酸酶抑制剂 cocktail (100x) |
| GZ040008 | 8% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒 |
| GZ040010 | 10% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒 |
| GZ040302 | SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒 |
| GZ040101 | 预染彩色蛋白 Marker (10-180kDa) |
| GZ040102 | 预染彩色蛋白 Marker (6.5-270kDa) |



关注京泽微信公众号
了解更多产品资讯