

CAT#: GZ041101



10×TBST 缓冲液

使用手册 V1.0

北生京泽（启东）生物科技有限公司
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号
网址：www.bsgeneze.com；电话：40001-59600

产品及特点

TBST 缓冲液，可应用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂，以及免疫荧光、免疫组化等实验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制、一抗或二抗孵育后的洗涤等，以降低背景，增强信噪比。本产品为 10 倍浓缩液，主要组分为 100 mM Tris，1.5 M NaCl，0.5% Tween-20，需稀释 10 倍后使用。

成分规格

产品名称	产品编号	规格
10×TBST 缓冲液	GZ041101-500	500mL
	GZ041101-1000	1L

保存及运输

室温运输与储存，有效期 12 个月。

使用方法

取本产品 100 mL，与 900 mL 去离子水或蒸馏水充分混匀，即得到含 10 mM Tris，150 mM NaCl，0.05% Tween-20，pH 7.2-7.6 的 1×TBST 工作液 1000 mL。

注意事项

- 本产品稀释成 1×工作液后，建议 4℃保存，并在一个月内用完，如室温保存，建议一周内使用。
- 若产品出现结晶析出，请置于 37℃水浴至完全溶解，不影响使用。
- 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

关联产品

产品编号	产品名称
GZ040005B	SDS-PAGE 彩色浓缩胶制备试剂盒
GZ040008	8% SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒
GZ040302	SDS-PAGE 分离胶制备试剂盒
GZ040101	预染彩色蛋白 Marker (10-180kDa)
GZ040102	预染彩色蛋白 Marker (6.5-270kDa)
GZ040201	WB 专用型转印滤纸 (90mmX140mmX0.34m)
GZ040202	WB 通用型转印滤纸 (98mmX145mmX0.2mm)
GZ040301	蛋白酶抑制剂 cocktail (100x) (细胞/组织)
GZ040303	蛋白酶抑制剂 cocktail (100x) (植物样品)
GZ040401	磷酸酶抑制剂 cocktail (100x)
GZ040501	蛋白浓度测定试剂盒 (BCA 法)



关注京泽微信公众号
了解更多产品资讯