

CAT#: GZ080404



DNAlater 非冻型拭子 DNA 保存液

Swab Transport Medium

使用手册 V2.0

北生京泽（启东）生物科技有限公司
江苏省南通市启东市启东经济开发区林洋路 500 号
网址：www.bsgeneze.com；电话：40001-59600

产品及特点

本产品拭子是一种常用的生物样品取材方法，可以用于 PCR 等分子生物学分析。拭子取材的主要特点是快捷和非介入性（不会对对象造成伤害），尤其适用于大规模筛查取样和特殊群体（如儿童）和组织（如口腔）的取样。但是，对于野外采集的拭子样品和跨区域采集的拭子样品，如何保存并运输到统一处理中心一直是一个非常棘手的问题。本产品就是为这一需要而开发的，它具有如下特点：

1. 常温保存时间长达半年，方便了拭子样品的野外采集和长途运输。
2. 使用广泛，适用于各种拭子样品，包括口腔拭子、鼻腔拭子、阴道拭子等。
3. 价格实惠，提供的试剂足够保存 200 个拭子样品。
4. 跟各种纤维棉拭子兼容。但使用本公司专用拭子效果更佳。
5. 保存的拭子可以用口腔拭子基因组 DNA 提取试剂盒提取其 DNA，从一个拭子一般可以提取到 0.5 ug 左右的 DNA。
6. 一个样品可以用一个微型离心管保存，最大程度地避免了样品间的交叉污染。
7. 试剂本身安全环保无毒。

成分规格

产品组成	GZ080404
DNAlater 非冻型拭子 DNA 保存液	100 mL

运输及保存

室温运输和保存，有效期 12 个月。

使用方法

1. 将 0.5 mL DNAlater 非冻型拭子 DNA 保存液加入到自备的 1.5 mL 塑料离心管中待用。
2. 用拭子涂抹口腔内表面、鼻腔表面或其他待取样器管的表面约十次。
3. 将拭子放入到加有的 1.5 mL 塑料离心管中，剪去专用拭子柄部，留药棉头于离心管中，盖上离心管管盖后即可长期保存、运输。

关联产品

产品编号	产品名称
GZ010901-50	口腔拭子基因组 DNA 提取试剂盒
GZ020801-1	2×SYBR qPCR Mix
GZ020701-1	2 × Probe qPCR Mix
GZ070101-500	GeneRed 核酸染料
GZ070102-500	Geneblue 核酸染料
GZ070104	6×Loading Buffer
GZ070105	50×TAE
GZ070106	10×TBE
GZ020101-1	2×Taq PCR MasterMix（含染料）



关注京泽微信公众号
了解更多产品资讯